



クロスキャンの機能紹介

培地を選ばない

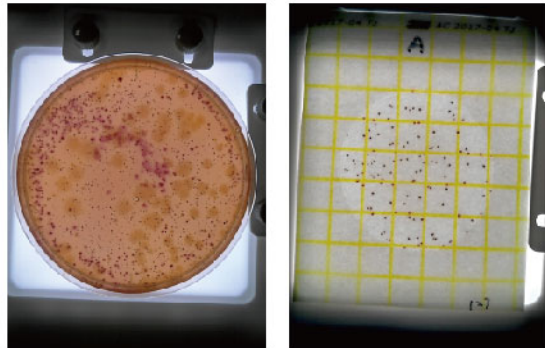

シャーレもペトリフィルムも、これ一台でどんな細菌コロニーもカウント出来る

オートサーチ機能

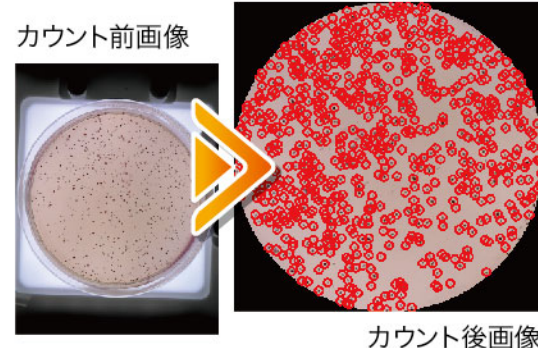


オートサーチ機能搭載! 何も設定しなくても自動でカウントしてくれます

カウント修正機能



カウントしたポイントをタッチすれば簡単にカウント修正ができる

ネットワーク管理

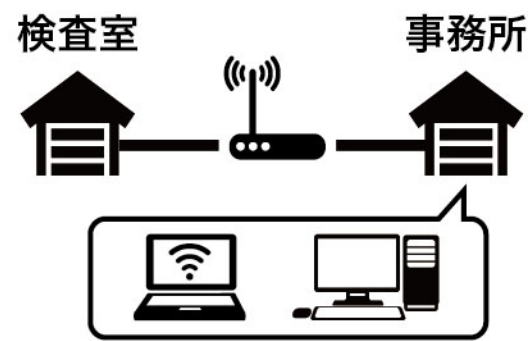

カウントされたデータはネットワークを利用して事務所のPCに転送可能です

貴社の作業に合わせた2つのタイプからお選びいただけます!

1

クロスキャン Plus

(自動カウント機能/カウントデータ保存機能/設定データ保存機能/カウント修正機能/大腸菌・大腸菌群・気泡菌カウント機能)

2

クロスキャン

(自動カウント機能/カウントデータ保存機能/設定データ保存機能/カウント修正機能)

販売元

製造元

SEC

しんえい 清栄コンピュータ株式会社

〒424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田48-1
Tel: 054-347-4161・Fax: 054-347-4666
www.sec-shimizu.co.jp

クロスキャン

SEC しんえい 清栄コンピュータ株式会社

手動

計測から

自動計測へ



▶ 従来のカウント方法

手作業で細菌を数え、手書きで記録し、
手動でデータを打ち込んでいました。



手作業でのカウント…

人件費が
かかる


バラつきが
ある



手書きの記録…

誰にでも
できない

手動で
タイヘン

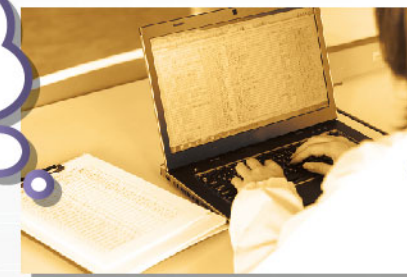

検査結果の入力作業…

画像を
残せない

▼ これからは **コロスカン** でこう変わる！

これ一台で全てが出来る！これまで掛けてきた工数が激減！

コンパクトで
場所を取らない！

画像が残せて
安心安全な
管理ができる！



カメラ撮影



カウント開始



保存する

誰でも簡単に
操作が出来て
人材を選ばなく
なった！


データ入力
の手間がなくて楽！

作業時間が
半分以上に
減った！

▼ 操作はカンタン **3つ** だけ！


1:【カメラ撮影】

カウント対象となる細菌コロニーを
置くと**自動でピント調整**します。
調整が終わったら撮影しましょう。

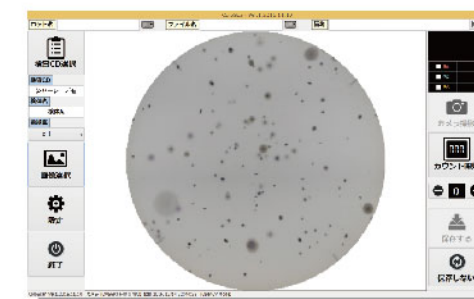

2:【カウント開始】

撮影ができればカウント開始！
細菌コロニーを見つけて**瞬時に**
カウントします。

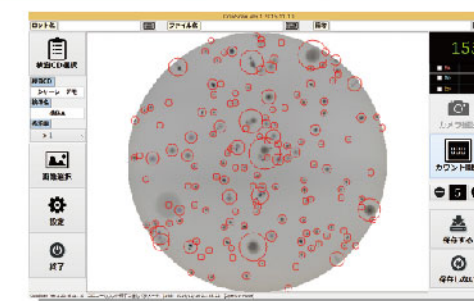

3:【保存する】

カウントデータは早速保存！
Excelデータ保存するから管理も簡単♪
撮影画像も残せるので、カウントした
細菌の状態もデータで残せます。

